



ジョークラッシャ BB 600

最大級のフィードサイズと高いスループットを両立


ジョークラッシャーBB600は、最大350 x 170 mmの大きな試料を処理するために設計されています。ギャップ幅は6~60mmまで無段階に設定できます。試料によっては、1回の運転で6mmまでの粒径を得ることができ、最大3500kg/hの処理能力があります。

レッチェのジョークラッシャーシリーズには、8種類のサイズがあります。粉碎能力および最終的な粉碎度は、粉碎機のタイプ、選択されたギャップ幅、試料の破碎特性によって決まります。

レッチェのジョークラッシャーの特徴は、堅牢な設計、簡単な操作とクリーニングです。少量の試料はバッチ処理で、大量の試料は連続運転で処理します。

堅牢性・汎用性

- | 優れた破碎率
- | 連続的なギャップ幅の設定
- | 最大3500kg/hの高い試料排出
- | 跳ね返り防止機能付き着脱式ホッパー
- | 連続粉碎、バッチ式粉碎に適しています。

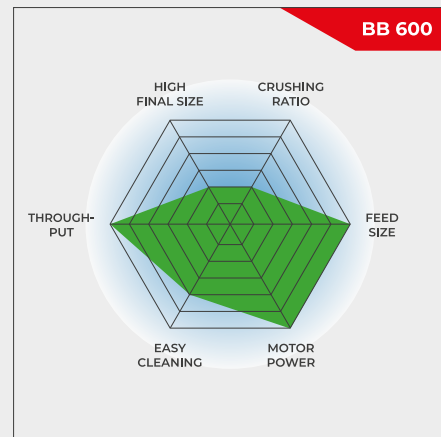

最大級のフィードサイズと高いスループットを両立

ジョークラッシャー BB 600

細部へのこだわり

BB600は、1時間あたり最大3,500kgの処理量を達成します。バッチ処理用に、ジョークラッシャーには30リットルの収集容器が装備されています。

また、過負荷防止装置やスプラッシュバック防止装置付きフィードホッパーなど、BB600の作業を便利で安全にする

ための機能が充実しています。

BB 600のブレーキングジョーは400 x 600 mmで、材質は以下のとおりです。

- | マンガン鋼
- | 重金属コンタミ防止用スチール
- | NiHard4



プロセスラインバージョン

BB600は設置高さが1mと低いため、自動化設備やサンプリングステーションでの連続運転に最適です。

BB 600はコンパクトな設計のため、既存のジョークラッシャーと置き換えることができます。



ジョークラッシャ BB 600

典型的なサンプル材料

レッチェの強力なジョークラッシャは、建設資材、鉍石、花崗岩、酸化セラミックス、石英、スラグ、シリコン、石炭、タングステン合金、セメントクリンカーなどの予備破碎に最適です。



隕石



シンターケーキ



黒鉛電極



セメントドリルコア

詳細なデータをご希望の方は、アプリケーションデータベースをご覧ください


ジョークラッシャー BB 600

機能

ジョークラッシャーBB600は、堅牢で強力なジョークラッシャーです。

供給された試料は、ホッパーを通過して粉碎室に入り、偏心駆動軸によって駆動される固定ジョーと可動ジョーの間のくさび形の領域で粉碎が行われます。この楕円運動により試料は粉碎され、重力により下方に移動します。

また、連続的に使用する場合は、ベルトコンベアー、振動フィーダー、サンプラーに載せます。

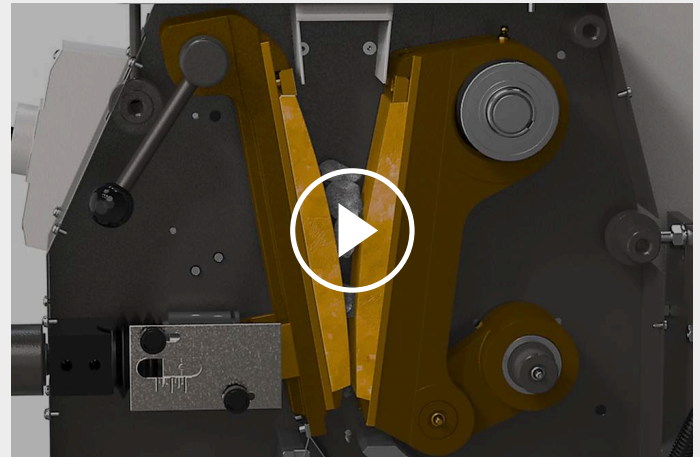

[クリックして動画を見る](#)

ジョークラッシャ BB 600

製品仕様

用途	粗粉碎、予備粉碎
分野	エンジニアリング / 電子製品, ガラス / セラミックス, 化学品 / プラスチック, 地質 / 金属, 建材, 環境 / リサイクリング
投入試料の性質	中硬質, 固い, 脆い, 硬い
粉碎方法	圧力
試料投入サイズ*	< 350 x 170 mm
粉碎粒度*	< 6 mm
スループット*	3500 kg/h
粉碎セットの材質	マンガン鋼, 重金属コンタミ防止用スチール, NiHard4
粉碎ジョー幅	400 x 240 mm
ギャップ幅調整	6 - 60 mm (スペーサープレート使用時)
吸塵モジュール	なし
潤滑油遠隔注入キット	なし
オンライン・モデル	別売りアクセサリ
受器容量	30 l
モータ	3相200V
ドライブ	15 kW
電圧	お問い合わせください
電源	三相
保護等級	IP 55
W x H x D(????を閉じた状態)	925 x 1600 x 1370 mm
本体重量	~ 1350 kg
規格	CE




*試料と機器種別により異なります。

www.retsch.jp/bb600

注文データ

JAW CRUSHER BB 600

Jaw Crusher BB 600 complete with breaking jaws, wearing plates, feed hopper, collecting receptacle and base frame

				粉砕ジョー / 粉砕チャンバーライナ
21.004.0009		BB 600	3相 400 V, 50 Hz	マンガン鋼 / 硬化鋼
21.004.0013		BB 600	3相 400 V, 50 Hz	NiHard 4 / 硬化鋼
21.004.0017		BB 600	3相 400 V, 50 Hz	NiHard 4 / 硬化鋼

他の電源仕様については応相談

インテグレーションモデル

Version for integration into a system at the customer's location, with manufacturer's declaration according to EC machine directive, with three-phase motor, without hopper, frame and protective motor switch

21.004.0006		BB 600	3相 400 V, 50 Hz	マンガン鋼 / 硬化鋼
-------------	---	--------	-----------------	-------------

ACCESSORIES JAW CRUSHER BB 600

BREAKING JAWS BB 600

23.048.0032	粉砕ジョー, マンガン鋼製, 2個1組
23.048.0040	粉砕ジョー, NiHard 4, 2個1組
23.048.0049	粉砕ジョー, NiHard 4, waved, 2個1組
23.048.0039	粉砕ジョー, 純金属コンタミ防止用スチール, 2個1組

他の材質についてはお問合せ下さい。

WEARING PLATES BB 600

23.711.0024	粉砕チャンバーライナ, 硬化鋼, 2個1組
23.711.0028	粉砕チャンバーライナ, 純金属コンタミ防止用スチール, 2個1組

他の材質についてはお問合せ下さい。

その他アクセサリ BB 600

23.003.0030

受け器, 標準鋼 (粉体塗装処理), 30 litres