



颚式粉碎机 BB 300

多功能单元，重点关注进料尺寸


BB 300 进料口尺寸高达 130*130 mm, 是 130*130 mm 的 1-40 mm 的 25 mm (d 90) 的 26 mm 的 BB 300 的 600 kg/h?

RETSCH 颚式破碎机系列有 8 种不同规格。产量和最终细度取决于破碎机类型、所选间隙宽度和样品材料的破碎特性。

设计坚固、操作和清洁简单是 RETSCH 颚式破碎机型号的特点。少量样品可分批处理，大量样品可连续操作；

稳固 & 多功能

- | 完美的破碎效果
- | 各种无污染的研磨材质
- | 零点调整磨损补偿
- | 连续鄂板间隙设置
- | 研磨腔易于清洁
- | 适合连续研磨
- | 吸尘接头

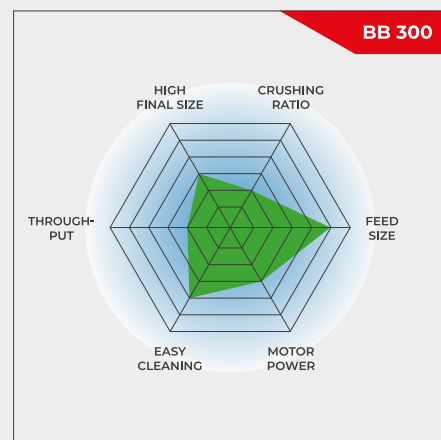

多功能单元，重点关注进料尺寸

颚式粉碎机 BB 300


优于细节

BB 300 颚式破碎机设计坚固，操作和清洁简单。对于不超过 35 升的样品量，BB 300 可以分批使用；对于更大的样品量，则可以连续操作。

破碎后的样品收集在一个可移动的收集器中。

主轴调节装置中集成的贝勒维尔弹簧垫圈可提供额外的过载保护。移动破碎臂的偏心主轴由坚固的制动电机通过三角皮带驱动。最大的皮带轮还充当飞轮，以确保均匀平稳的运行。BB 300 颚式破碎机采用免维护、免润滑的滑动轴承。

????????????????????BB 300????????????????????
 ???
 ?????????????????????

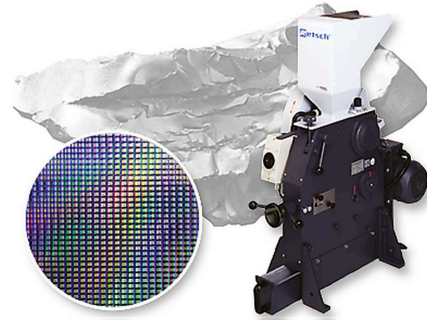

生产线版本

BB 300??
 ???




颚式粉碎机 BB 300
典型样品材料

RETSCH强大的颚式破碎机非常适合对建筑材料、矿石、花岗岩、氧化物陶瓷、石英、矿渣、硅、煤、钨合金、水泥熟料等进行初步破碎。



混凝土

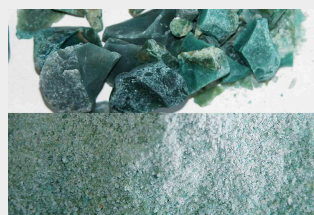

玉制品



玻璃




煤炭

为了找到解决方案，请访问我们的应用数据库。

颚式粉碎机 BB 300

作用原理

BB 300??
??
??
????????????????

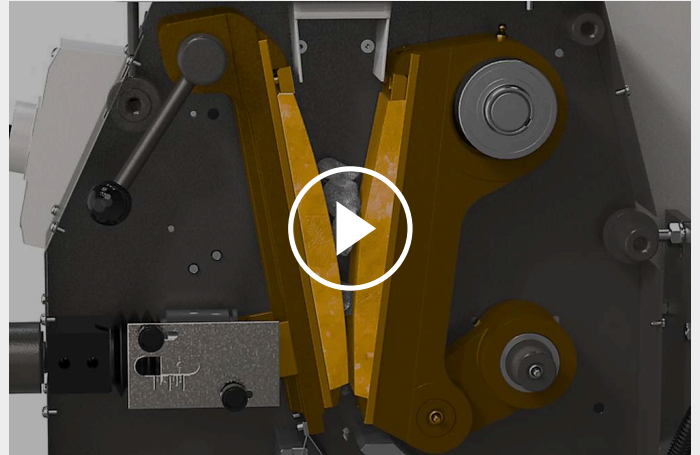

[点击观看视频](#)

颚式粉碎仪 BB 300

技术参数

| | |
|---------------|--|
| 应用 | 粗粉碎 |
| 应用领域 | 化学 / 合成材料, 地质 / 冶金, 工程/电子, 建筑原料, 环境 / 资源回收利用, 玻璃/ 陶瓷 |
| 样品特征 | 中硬性, 硬的, 脆性的, 硬的 |
| 粉碎原理: | 压力 |
| 最大进样尺寸 | 小于 1 3 0 毫米 |
| 最终出料粒度 * | < 5 mm |
| 处理量*: | 600kg/h |
| 研磨套件材料: | 锰钢, 不锈钢, 碳化钨, 钢 1.1750 (防重金属研磨) |
| 颚板宽度 | 138 x 198 mm |
| 研磨间隙宽度调节 | 1 - 40 mm |
| 间隙宽度显示 | 规模 |
| 零点-校准 | 是 |
| 可翻置漏斗 | 是 |
| 加配吸尘器 | 是 |
| 安装装备型供货 | 可选项 |
| 接收槽容积 | 27.5 l / 35.4 l |
| 驱动 | 三相电机 |
| 驱动功率 | 3.0 kW |
| 电源数据: | 不同电压 |
| 电源接头: | 三相 |
| 防护类型 | IP 54 |
| 机体尺寸 (宽x高x纵深) | 670 x 1450 x 1600 mm |
| 净重 | ~ 700 kg |
| 标准 | CE |

受样品材料性质和仪器配置/设定的影响

www.retsch.cn/bb300

ORDER DATA

BB300颚式破碎机

**Jaw Crusher BB 300 complete with breaking jaws and wearing plates
(please order collecting receptacle separately)**

| | | | | 粉碎颚板 / 刮磨板 |
|-------------|---|--------|-------------------|--|
| 20.054.1001 |  | BB 300 | 3/N~ 400 V, 50 Hz | 粉碎颚板为锰钢（精铸型）制；刮磨板为不锈钢制 |
| 20.054.1003 |  | BB 300 | 3/N~ 400 V, 50 Hz | 不锈钢 / 不锈钢 |
| 20.054.1013 |  | BB 300 | 3/N~ 400 V, 50 Hz | 氧化锆 / 不锈钢 |
| 20.061.0001 |   | BB 300 | 3~ 400 V, 50 Hz | tungsten carbide / tungsten carbide, all parts coming into contact with the sample are heavy-metal-free |
| 20.054.1006 |  | BB 300 | 3/N~ 400 V, 50 Hz | steel 1.1750 / steel 1.0344, for grinding without heavy-metal contamination |

其余可选的电源配置机型价格相同


JAW CRUSHER BB 300 VERSION FOR INTEGRATION

Version for integration into a system at the customer's location, with manufacturer's declaration according to EC machine directive, with three-phase motor (voltages on request), without hopper and protective motor switch

| | | | |
|-------------|---|--------|------------------------|
| 20.057.1001 |  | BB 300 | 粉碎颚板为锰钢（精铸型）制；刮磨板为不锈钢制 |
| 20.057.1002 |  | BB 300 | 不锈钢 / 不锈钢 |

COLLECTING RECEPTACLES BB 300

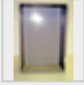


| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 05.045.0048 |  | 收集容器 镀锌钢 27.5升 |
|-------------|---|----------------------|

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| 05.045.0049 |  | 收集容器 塑料 35.4升 |
| 22.906.0001 |  | 收集容积支架, 负重150kg |



BB 300配件

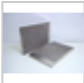1)

BREAKING JAWS BB 300

| | | |
|-------------|---|---|
| 22.048.0007 |  | 颚板 锰钢 1对 |
| 22.048.0008 |  | 颚板 不锈钢 1对 |
| 22.048.0021 | | 颚板 碳化钨 1套 |
| 22.048.0025 | | 颚板 碳化钨 1 set, for jaw crusher 20.061.0001 |
| 22.048.0019 |  | 颚板 1.1750钢 1 pair, for grinding without heavy-metal contamination |

WEARING PLATES BB 300

| | | |
|-------------|---|--|
| 22.711.0004 |  | 摩擦板 不锈钢 1对 |
| 22.711.0014 | | 摩擦板 碳化钨 1 pair, for jaw crusher 20.061.0001 |
| 22.711.0013 |  | 摩擦板 1.0344钢 1 pair, for grinding without heavy-metal contamination |

FURTHER ACCESSORIES

02.785.0273

Infeed hopper for batch loading

22.351.0004



三角皮带, 1套(4件)