



ŽLIABKOVÝ DELIČ VZORIEK RT 6.5 - RT 75

Bezchybná a porovnateľná analýza je úzko spojená s **presnou manipuláciou so vzorkou**. Len reprezentatívna vzorka východiskového materiálu môže poskytnúť **zmysluplné výsledky analýzy**. Žliabkové deliče zaisťujú **reprezentatívnosť** vzorky a tým reprodukovateľnosť analýzy.

Najvhodnejšie použitie deličov RT je priamo v mieste odberu vzoriek. Deliče sa ľahko obsluhujú, ľahko sa čistia a sú nezávislé na zdroji elektrickej energie.

VÝHODY PRODUKTU


- | použiteľný v laboratóriu aj v mieste odberu
- | najpresnejší ručný spôsob delenia materiálu
- | postup delenia podľa normy DIN 51701

PRÍKLADY APLIKÁCIÍ

cementový slinok, chemikálie, hnojivá, kovy prášky, káva, minerály, múky, orechy, piesok, plnidlá, prací prášok, pôdy, semená, stavebné materiály, zrná, ...

PRINCÍP FUNKCIE

U žliabkových deličov sa jedna z misiek používa na rovnomerné preklopenie riadne zmiešaného materiálu do deliacej hlavy. Materiál sa presypáva striedavo smerovanými vývodmi vľavo a vpravo do dvoch misiek položených pod spodnú časť deliacej hlavy. Pri každom delení sa vstupný materiál rozdelí na polovicu. Tento postup je možné ďalej opakovať až do tej doby, než sa získa požadované rozdelené množstvo.

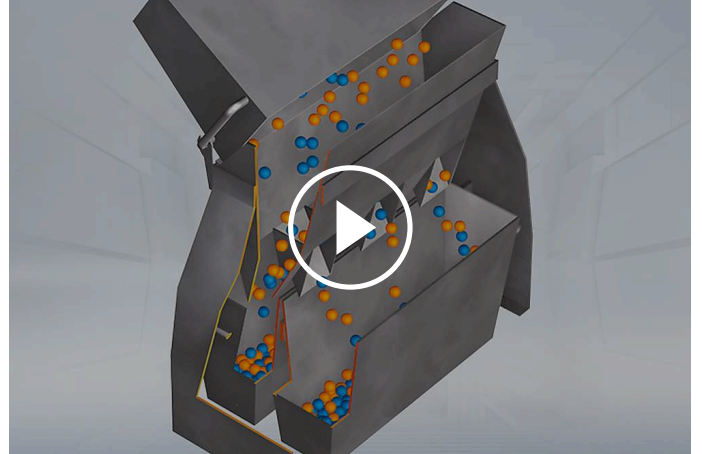

[Kliknutím zobrazíte video](#)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Aplikácie	odber vzoriek a delenie vzoriek
Veľkosť slotu	RT 6.5: 6.3 mm RT 12.5: 12.5 mm RT 25: 25.0 mm RT 37.5: 37.5 mm RT 50: 50 mm RT 75: 75 mm
Počet zásuviek	RT 6.5: 12 RT 12.5: 18 RT 25: 16 RT 37.5: 12 RT 50: 8 RT 75: 6
Oblasť použitia	biológia, chémia / plasty, geológia / metalurgia, jedlo, medicína / farmaceutika, poľnohospodárstvo, sklo / keramika, stavebné materiály, strojárstvo / elektronika, životné prostredie / recyklácia
Vstupný materiál	sypké materiály
Vstupná veľkosť materiálu *	RT 6.5: ~ 4 mm RT 12.5: ~ 8 mm RT 25: ~ 16 mm RT 37.5: ~ 25 mm RT 50: ~ 33 mm RT 75: ~ 50 mm
Veľkosť dávky / vstupné množstvo*	RT 6.5: <= 3 l RT 12.5: <= 3 l RT 25: <= 16 l RT 37.5: <= 16 l RT 50: <= 16 l RT 75: <= 16 l
Počet skupín	2
Š x V x H	RT 6.5: 30 x 27 x 25 cm RT 12.5: 30 x 27 x 25 cm RT 25: 62 x 42 x 26 cm RT 37.5: 62 x 42 x 26 cm RT 50: 62 x 42 x 26 cm RT 75: 62 x 42 x 26 cm

Váha netto




RT 6.5: ~ 3.5 kg
RT 12.5: ~ 3.5 kg
RT 25: ~ 21.5 kg
RT 37.5: ~ 21.5 kg
RT 50: ~ 21.5 kg
RT 75: ~ 21.5 kg

* v závislosti na vstupnom materiále a nastavení zariadenia / nastavenie

www.retsch.sk/rt






OBJEDNACIE DÁTA A ŽIADOSŤ

Zberná nádoba a deliaca hlava je vyrobená z nerezovej ocele, stojan je vyrobený z lakovaného ocelového plechu

40.610.0001		Žliabkový delič vzoriek RT 6.5 s 12 otvormi, 6.3 mm, š:300 x v:270 x h:250 mm
40.610.0002		Žliabkové delič vzoriek RT 12.5 s 18 otvormi, 12.5 mm, š:300 x v:270 x h:250 mm
05.000.0019		Náhradná zberná nádoba 1,5 l (pre RT 6.5 a RT 12.5), 1 ks

ŽLIABKOVÉ DELIČE VZORIEK S 3 ZBERNÝMI NÁDOBY S OBJEMOM 8 LITROV

Všetky časti sú vyrobené z pozinkovaného plechu

40.610.0003		Žliabkové delič vzoriek RT 25 s 16 otvormi, 25.0 mm, š:620 x v:420 x h:260 mm
40.610.0004		Žliabkový delič vzoriek RT 37.5 s 12 otvormi, 37.5 mm, š:620 x v:420 x h:260 mm
40.610.0005		Žliabkový delič vzoriek RT 50 s 8 otvormi, 50.0 mm, š:620 x v:420 x h:260 mm
40.610.0006		Žliabkový delič vzoriek RT 75 s 6 otvormi, 75.0 mm, š:620 x v:420 x h:260 mm
42.147.0002		Náhradná zberná nádoba 8 litrov (pre RT 25, RT 37.5, RT 50 a RT 75), 1 kus